

PINNAPROOVIDE (UHTMED) VÕTMINE TAMPOONIGA

On oluline, et laboratoorium saaks proovi, mis esindaks uuritud pinda ja mis ei ole muutunud transportimise ja säilitamise ajal või mõjutatud desoainete jääkidest.

Enne proovikomplekti väljaandmist peab klient teadma ja teavitama ka proovide väljastajat, mis eesmärgil proov võetakse, sest sellest sõltub väljastatava lahuse valik.

Proovivõtukomplektis olevat katsutit hoida enne proovivõttu temperatuuril +2°C...+6°C ja mitte ületada katsutil märgitud säilivusaega.

Proovivõtukomplekt: Steriilse lahusega katsuti ja steriilne tampoon eraldi pakendis.

Ühest katsutist saab: määrata 2 erineva mikroorganismi arvu nagu mikroobide üldarv, coli-laadsed, *E. coli*, hallitus- ja pärmseened, enterobakterid, stafülokokid;


tuvastada ühte patogeeni - *Listeria monocytogenes* või *Salmonella* spp.

Tampooniga võetakse proove kuni 100 cm² suuruselt pindalalt.

NB! Komplekt ei sobi proovide võtmiseks rümpadelt.

Proovide võtmine

1. Soovitavalt panna kätte puhtad kummikindad.
2. Avada tampooni pakend ülevalt osast ja eemaldada katsutilt kork.
3. Võtta tampoon pakendist välja ja niisutada katsutis olevas lahuses. Tampooni otsalt eemaldada liigne vedelik, surudes tampooni otsa vastu katsuti seina.
4. Triibutada uuritavat pinda horisontaal- ja vertikaalsuunaliselt (vt. joonis 1., nt 10 korda mõlemas suunas), samaaegselt tampooni pöidla ja nimetissõrme vahel pöörates.
5. Asetada tampoon katsutisse ning vajadusel murda puitvars - vart katsuti sisepinna vastu surudes lühemaks.
6. Sulgeda katsut kindlalt korgiga.
7. Märgistada katsut kas proovivõtu koha või järjekorra numbri, kuupäeva ja kellaajaga.
8. Peale proovi võtmist võib vajadusel puhastada uuritud pinda alkoholiga niisutatud steriilse lapiga või tampooniga.
9. Täita proovivõtu protokoll. Märkida proovivõtu pindala suurus, kui see erineb 100 cm² või märkida proovivõtu koht.

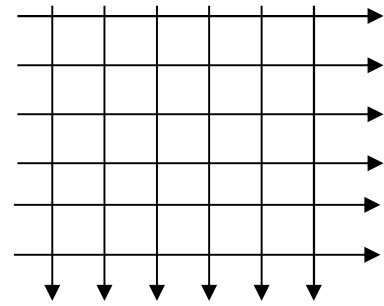

Joonis 1

Soovitav on toimetada proovid laborisse 4 tunni jooksul.

Kui see ei ole võimalik, asetada proovid külma 1°C... 5°C juurde ning toimetada laborisse 24 tunni jooksul.