




VEEPROVIDE VÕTMINE

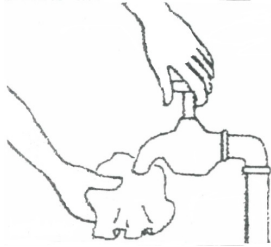


1. Kraan pühitakse puhtaks

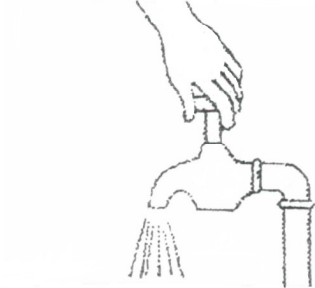

2. Lastakse 1 – 2 minutit vett joosta

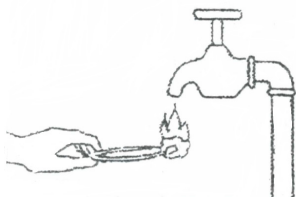

3. Kraan steriliseeritakse leegiga (1 min)

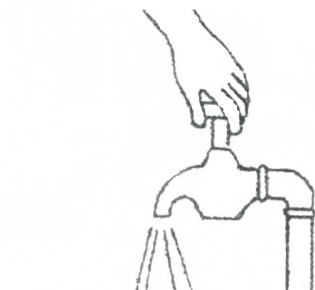

4. Lastakse veel voolata (1 – 2 min)


5. Pudelite korgid eemaldatakse ainult pudeli täitmise ajaks



6. Avatakse steriilne pudel



7. Vältitakse korgi saastumist

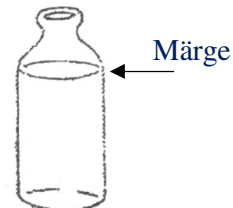

8. Pudel täidetakse (Mikrobioloogiliste analüüside jaoks täidetakse märgini, keemiliste analüüside jaoks - korgini)



9. Pudel suletakse

Pumbakaevust võetakse proove sama moodi kui kraanist.

Salvkaevust võetakse vesi igapäevaselt kasutatava ämbriga. Algul valatakse umbes kolmandik vett ära ning üle ämbri sama serva valatakse proovipudelid märgini täis.

Proove hoida jahedas ja valguse eest kaitstult.

Soovitav on toimetada proovid laborisse nii kiiresti kui võimalik.

Kui see ei ole võimalik, asetada proovid külma 5 ± 3 °C ning toimetada laborisse 18 tunni jooksul (mikroorganismide üldarvu, *Pseudomonas aeruginosa* määramise puhul 12 tundi jooksul).